

눈 세척 장비 (eye-washer)

모든 보호적인 조치가 실패했고 작업자 의 눈에 화학물질이 튀었을 때에는 즉시 눈을 씻기 위해 눈 세척 장비(eye-washer)를 작동시켜야 한다.

1. 실험실 작업자는 가장 가까운 눈 세척 시설(eye-washer)의 위치 및 사용법 을 잘 알고 있어야 한다.
2. 실험실 작업자들은 실험실 내에서 콘택트렌즈를 착용해서는 안 된다. 만일 콘택트렌즈를 착용했다면, 즉시 렌즈를 제거해야한다.
3. 부식성 화학물질이 눈에 남아있지 않도록 최소 15분~ 30분간 눈을 세척 한다.
4. 충분한 세척 후, 실험실 책임자에게 알려야 하며 바로 의학적인 치료를 받을 수 있도록 한다.
5. 박테리아의 성장을 막기 위해, 눈 세척 시설(eye-washer)은 1주일에 한번씩 실험실에서 자체적으로 테스트 한다.
6. 눈 세척 시설(eye-washer)은 일년에 한번씩 성능검사를 받아야 한다. 모든 보호적인 조치가 실패했고 작업자의 전신이 화학물질에 튀었을 때에는 즉시 온몸을 씻기 위해 비상샤워기를 작동시켜야 한다.

- ※ 샤워 손잡이는 사용할 때 밀고, 사용 후 꼭 손잡이를 당겨서 꼭 잠근다.
- ※ 화학물질 등에 오염 되었을 시 만 사용한다.