

Fume Hood

▶ 기기사용법

1. Power 스위치를 ON한다.
2. Alarm 스위치를 눌러 끈다.
3. Lamp 스위치를 눌러 작동시킨다.
4. Window를 자유롭게 작업할 수 있을 만큼 올린다.
5. 실험 후 Hood 내부를 정리한다.
6. 전원을 끄고 Window를 닫는다.

▶ 안전수칙

1. 젖은 손으로 기기를 다루지 않는다.
2. Hood 내부에 머리를 넣지 않는다.
3. 물을 사용하지 않을 때 water pump를 끈다.
4. Reflux시 물이 잘 순환되는지 확인한다.
5. Fan이 열려있는지 확인한다.