

# Rotary & Aspirator

## ▶ 기기사용법

1. Power 스위치를 ON한다.
2. Water bath의 온도를 설정한다.
3. 손잡이를 내려 flask가 물에 잠기도록 한다..
4. 얼음을 넣은 후 Water pump를 작동시킨다..
5. Vacuum cock를 잠근다.
6. 수도를 적당히 틀어 Aspirator에 물이 순환되도록 한다
7. Aspirator를 ON한다.
8. rpm Speed 설정 후 Run을 눌러 회전시킨다
9. Evaporation이 완료되면 회전을 멈추고 손잡이를 올린다.
10. Vacuum cork를 열고 Aspirator를 끈다.
11. 사용 후 Power 스위치를 OFF한다.
12. 사용 후 Receiving bottle에 모인 용매를 버린다.

## ▶ 안전수칙

1. 젖은 손으로 기기를 다루지 않는다.
2. Evaporation 후 flask가 뜨거울수 있으므로 장갑을 착용한다.
3. 물이 잘 순환되는지 확인한다.
4. 사용하지 않을 때는 전원을 끈다.